


純水製造装置 ダイアピュア

CRO-60シリーズ

ダイアピュアは逆浸透(RO)膜とイオン交換樹脂を内蔵した小型純水装置です。従来機種より大幅にワイドを縮小させ(50cm→37cm)、純水加圧ポンプを小型化し、動作音と振動を低減させました。液晶タッチパネル採用により、簡単操作を実現。水質警報設定値の変更や前面からのフロント採水をタイマーにより自動停止させる機能も付加し、使いやすくなりました。



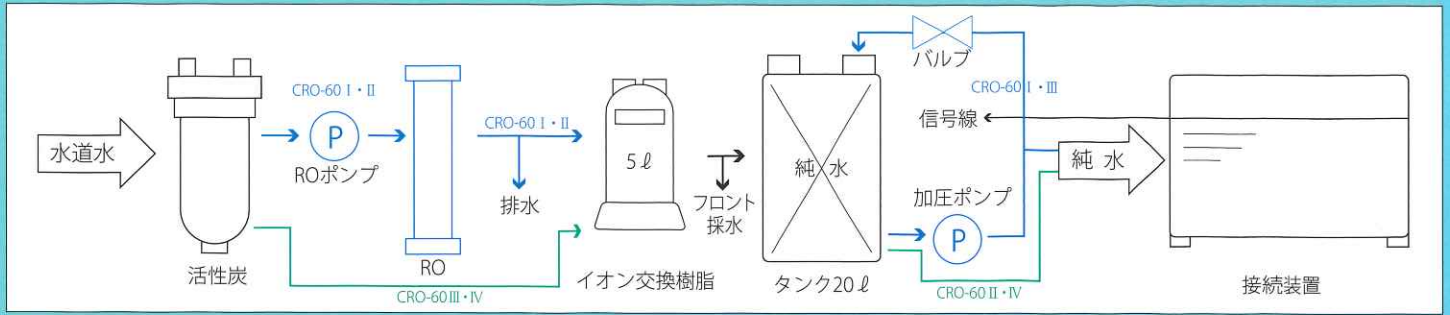


特長

- イオン交換樹脂の交換サイクルを延ばす為のRO膜を内蔵
- 業界最小級ワイド(外形寸法370W×650D×1150H)
- 3インチ液晶タッチパネルで一括管理操作を実現(様々な数値を一元管理し設定値の変更も可能)
- 貯水した純水を2パターンで送水させる加圧ポンプを標準装備(I型とIII型)
- フロント採水が自動停止(~999秒まで任意で設定可能)
- 使用済のカートリッジ純水器の底部ドレンからご返送に不必要な水を排水可能(業界唯一)
- 作りたての新鮮な純水が出るフロント採水
- 医薬用精製水の製造プロセスにも対応
- 必要に応じて様々なオプション機能をご用意

オプション


原水電磁弁ユニット(減圧弁付)

水道水の配管に固定し、開閉を純水装置と連動させます。夜間等、無人の場合の漏水リスクを低減させます。

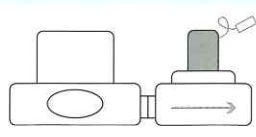


外付けプレフィルター(中が見える透明ハウジング)

装置左右側面に取付け、純水装置に入る水道水の汚れを除去します。水道配管が古い場合等に威力を発揮します。

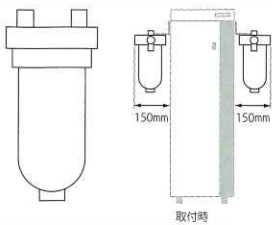


紫外線殺菌ランプ

殺菌線(253.7nm)を効率よく透過する特殊ガラス管を使用。直接流水する純水中の雑菌を殺菌します。

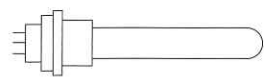

プリンター台

プリンター等を置けるプレートと印刷用紙が必要な場合の角度を純水装置の上面に組み合わせて取付ける事ができます。

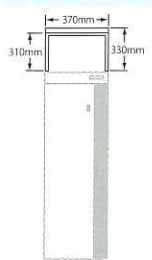

装置名称	純水製造装置 ダイヤピュア
装置型式	CRO-60型
装置寸法	370W × 650D × 1150mmH(キャスター含む)
設置スペース(ホース取合の突起部含む)	400W × 760D × 1150mmH
装置重量	空重量 110kg / 梱包重量 120kg / 運転重量 135kg
純水製造能力	60ℓ / 時間
純水水质	1μS/cm以下
純水加圧送水能力	120ℓ / 時間(0.1MPaの時) 96ℓ / 時間(0.2MPaの時)
使用電源	アース付コンセント AC100V 単相50/60HZ
消費電力	750VA
給水条件	水道水(または飲料水基準適合水)
	圧力 0.1MPa~0.3MPa
	流量 200ℓ / 時間以上 配管口径 15A以上バルブ止
排水条件	配管口径 20A以上
	最大流量 300ℓ / 時間(運転時のみ)
装置側接続	給排水 12×17φホース接続(5m)
	電源コード アース付コンセント AC100V 3m
	信号線接続コード 2Pコネクタ付信号ケーブル 5m

	CRO-60 I	CRO-60 II	CRO-60 III	CRO-60 IV
	標準	栄光でのみ取扱い		
原水電磁弁ユニット	取付可	取付可	取付可	取付可
外付けプレフィルター	取付可	取付可	取付可	取付可
紫外線殺菌ランプ	取付可	取付可	取付可	取付可
活性炭	○	○	○	○
RO膜(ポンプ含む)	○	○	なし	なし
イオン交換樹脂	○	○	○	○
タンク(20ℓ)	○	○	○	○
純水加圧ポンプ	○	なし	○	なし


- ・制御の関係で原水電磁弁ユニットと紫外線ランプを同時に設置することはできません
- ・本装置で製造した純水は体内服用には適しません(飲用不可)
- ・JANコードは付されておられません
- ・輸出の際、相手国によっては経済産業省の輸出許可が必要な場合がございますのでお問い合わせください
- ・薬事法の適用は受けません
- ・改良のため予告なく仕様の一部を変更する事があります

3インチ液晶タッチパネル



警報時の表示

製造元

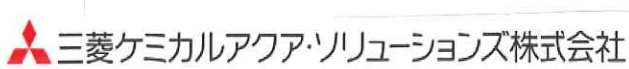

販売元

Eikou 株式会社 栄光

〒593-8312 大阪府堺市西区草部734-8
TEL.072-260-0570
http://www.eikou-pure.co.jp/